



Digital Glass Oil Bath

User Guide

디지털 유리 오일 배스 사용자 설명서 version 1.0

Model

LO-BG160, LO-BG200

(주)엘케이랩코리아 : 031-572-4952

(주)엘케이랩코리아 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.

본 사용자 설명서는 구입하신 제품의 기능 및 사용방법,
주의사항에 대해서 기술하고 있습니다.

제품 사용 전에 반드시 주의 깊게 알고 본 제품의 사용방법을
숙지하시기 바랍니다.

사용자의 주의가 필요한 부분에는 아래와 같은 경고 표시가 있으니
사용시에 특별히 주의하시기 바랍니다.



[주의 표시]

주의해야하는 상황을 표시합니다.

기기를 조작하거나 구동 할 때 주의해서 실행해야 합니다.



[경고 표시]

위험한 상황을 나타내는 표시입니다. 경고사항을 지키지

않았을 때 심각한 상해를 입거나 기기가 파손될 수 있습니다.

(목 차)

1. 준비편	3
1.1 제품 소개	3
1.2 제품 특징	3
1.3 제품 구조	4
1.4 제품 설치	5
2. 사용편	6
2.1 컨트롤러 명칭 및 기능	6
2.2 구동 방법	8
2.3 Auto-tuning	10
2.4 외부 센서	11
3. 유지 관리편	12
3.1 사용 후 관리	12
3.2 이상증상 및 조치사항	12
3.3 제품 A/S	14
4. Specification	15

1. 준비편

1.1 제품 소개

본 제품은 화학, 생물학, 의학, 제약 등의 다양한 분야에 온도 제어 및 냉각을 목적으로 사용할 수 있는 디지털 유리 오일 배스입니다.

다양한 기능과 안전장치를 통해 사용자의 편리성과 안전성을 최대로 고려하였습니다.

본 제품은 다음과 같은 특징이 있습니다.

1.2 제품 특징


1.2.1 성능과 편리성

- Bath가 투명한 유리로 되어있어 내부 관찰이 용이함.
- Magnetic Stirrer와 같이 사용하여 온도 분포도를 향상 시킬 수 있음.
- 0.01 °C 온도 표시.
- 외부센서 및 RS485 PC 통신 포트 기본 장착.
- Graphic LCD display, 간편하고 직관적인 Controller 조작.
- Auto-tuning 기능 및 온도 Calibration 기능
- 2가지 타입의 타이머. 구동과 동시에 시작, 목표 온도 도달 후 시작.
- Automatical Fault Sensing System 기기 스스로 이상 상황을 감시 (특허 등록)
- 2중화 과온 안전장치, 1차 Controller 과온 Alarm과 2차 과온 차단 회로

1.2.2 안전성

- 2중화 과온 안전장치 장착 (1차 Controller 과온 알람, 2차 과온 차단 회로)
- 이상 상황 발생시 Buzzer와 화면의 메시지를 통해 알립니다.

1.3 제품 구조

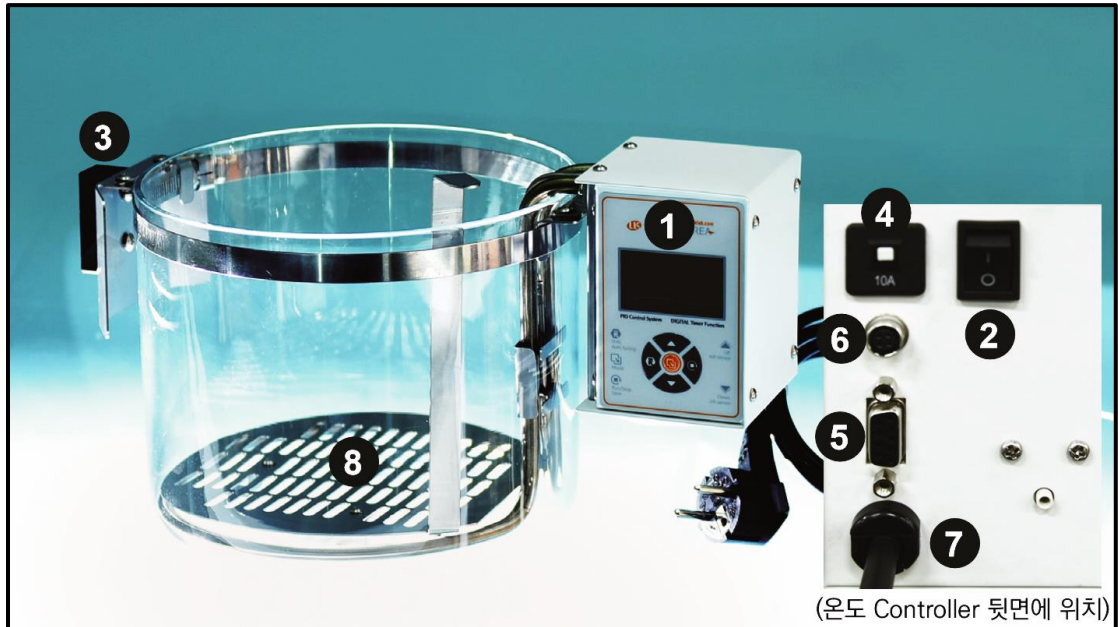

[Digital Glass Oil Bath]

[1] 온도 Controller

온도를 조절할 때 사용.

[2] Power Switch

주 전원 ON/OFF 스위치.

[3] 스펠드 소켓

외부센서 스펠드가 걸착되는 소켓.

[4] Circuit Breaker

과전류 방지 차단기.

[5] 통신 Port

RS485 통신 Port.

[6] 외부센서 Port

외부센서를 연결하는 Port.

[7] Power Cord

기기에 전원을 공급하는 전원 코드.

[8] Heater Cover

Flask 등을 넣을 때 바닥의 히터에 직접 닿지 않도록 받쳐주는 커버.

1.4 제품 설치

1.4.1 제품 구성품

제품 본체 1ea, 사용자 설명서 1부

1.4.2 제품 설치 환경

- 직사광선은 피해주십시오
- 진동이 적고 평평한 곳에 설치해 주십시오
- 가연성 가스가 누출될 수 있는 곳에 설치하지 마십시오
- 강한 고주파 Noise가 발생 할 수 있는 곳에 설치하지 마십시오
- 누전, 누수의 위험이 있는 장소에 설치하지 마십시오
- 부식성 가스나 분진이 많은 환경에 설치하지 마십시오
- 밀폐된 장소에 설치하지 마십시오



- 주위온도가 5도이상 40도 이하인 곳에 설치
- 주위습도가 80% 이하인 곳에 설치

1.4.3 전원 연결

- Power Switch를 off로 놓습니다
- Power Cord를 콘센트에 연결합니다



- 제품사양에 맞는 전원을 공급
- 반드시 접지가 되어있는 전원을 사용

1.4.4 초기 셋팅

- 히터 커버를 설치합니다.
- Bath 내에 용액을 가득 채웁니다.



- 오일을 사용할 경우 배스의 80% 이상 채우지 마십시오.
(온도 상승 후, 오일 부피 증가로 넘칠 수 있습니다.)

2. 사용편

2.1 온도 컨트롤러 명칭 및 기능



[1] Graphic LCD

기기의 상태 및 각종 데이터가 표시됩니다.

[2] UP key

설정 값 증가와 Fix 모드 설정에 사용하는 Key 입니다.

[3] Down key

설정 값 감소와 Program 모드 설정에 사용하는 Key 입니다.

[4] RUN / STOP Key

설정 값 자리 이동과 Auto-tuning에 사용하는 Key 입니다.

[5] Shift key

기기의 운전/정지, 설정 값 저장에 사용하는 Key 입니다.

[6] Mode Key

메뉴를 전환시킬 때 사용하는 Key 입니다.

[7] MODE 표시

FIX MODE와 PROGRAM MODE가 있습니다.

[8] 메시지 창

기기의 상태에 관련된 메시지를 표시합니다.

[9] PV 표시

현재 온도 값을 표시합니다.

[10] SV 표시

목표 온도 값을 표시합니다.

[11] TIMER 표시


TIMER 운전 중일 때 남아있는 시간을 표시합니다.

“--.--.--“는 타이머의 off상태 표시입니다.



[12] RUN / STOP 표시

기기의 운전/정지 상태를 표시합니다.


2.2 구동 방법

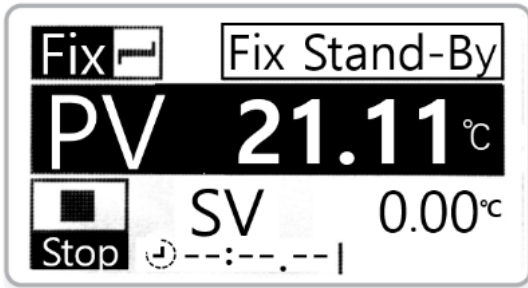


- 메인메뉴 화면

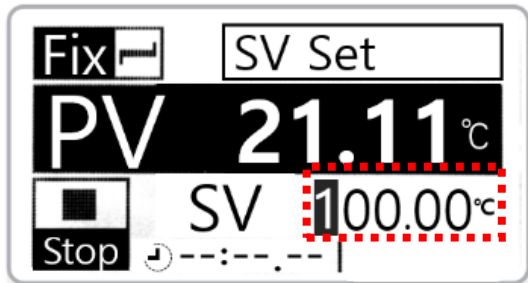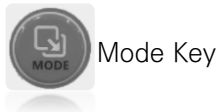

- 온도(SV)를 설정.

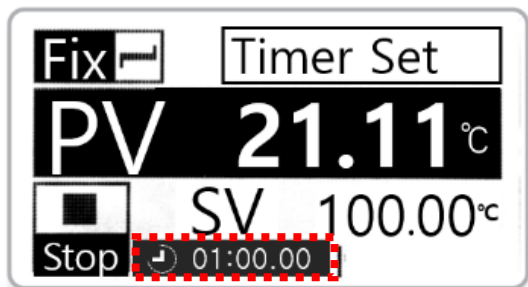

- Timer를 설정

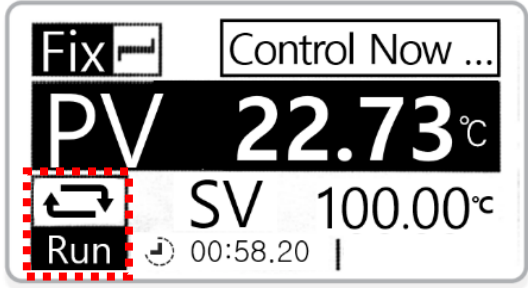

- RUN 시작




오일을 고온으로 가열할 때 100 ~ 150 °C에서 30분 이상 안정화 시간을 두고 온도를 증가시켜야 합니다.
(기포로 인해 오일을 튀는 현상이 발생할 수 있습니다.)


2.3 Auto Tuning 기능

Auto Tuning은 기기 스스로 실험 환경에 맞는 최적의 P.I.D Gain을 계산하여보다 정확하고 빠른 실험을 할 수 있습니다.

계산된 Gain은 자동 저장되기 때문에 같은 조건의 실험은 한번만 Tuning을 실행하면 됩니다. Run 상태에서만 Auto Tuning을 시작할 수 있습니다.

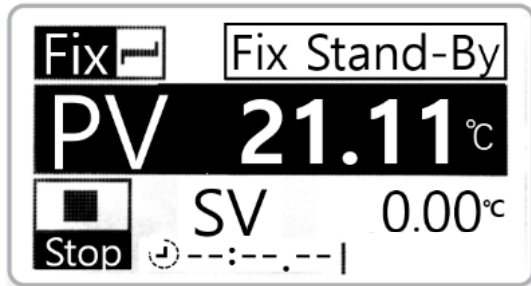

* Fix Control Mode

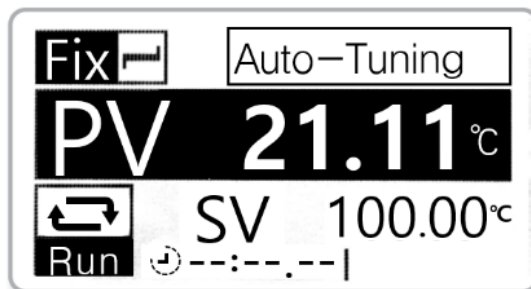

* Auto tuning 메시지와 함께 실행합니다.

* Auto tuning이 끝나게 되면 설정된 온도로 제어합니다.


* Auto tuning을 중지하려면 다시 Shift key와 RUN/STOP key를 동시에 2초간 누릅니다.




Auto Tuning 중에는 설정온도보다 높게 올라갈 수 있습니다..

2.4 외부 센서 기능


기기로 외부 실험 온도를 직접 제어할 때 사용합니다. 외부센서를 결착하고 EXT. Sensor Mode로 설정하면 기기는 외부센서 입력으로 온도제어를 하며, Program Mode, Auto-tuning 등 기능들도 내부 센서와 같은 방식으로 사용할 수 있습니다.

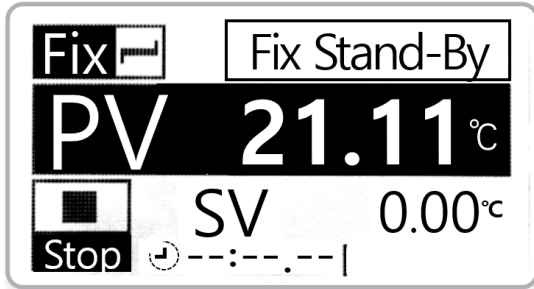

* Fix Control Mode

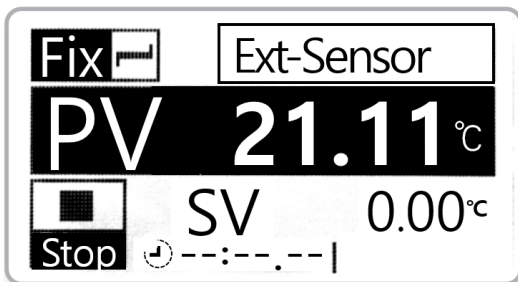

* Ext. Sensor Mode

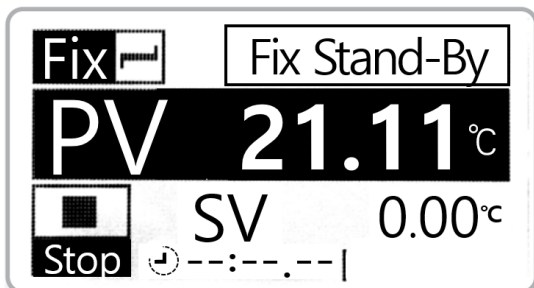

* Int. Sensor Mode



센서 전환은 기기 정지 중에만 실행 하십시오.

3. 유지관리편

3.1 사용 후 관리

- 실험이 끝나면 Power Switch를 OFF로 놓습니다
- 기기가 오염이 됐을 경우, Power cord를 뽑고 오염된 부분을 알코올류로 닦아주십시오
- 장시간 사용하지 않을 때는 Power cord를 뽑고 깨끗하게 닦아 보관해주십시오



- 청소 할 때 강산 or 강염기 or 휘발성 용액 사용금지
- 청소 후 완벽하게 건조

3.2 이상증상 및 조치사항

3.2.1 기기가 켜지지 않은 경우

- 사용 전원을 확인하여 주십시오.
- 기기 본체 옆면에 Power Switch가 ON으로 되어있는지 확인해 주십시오.
- Power Cord가 잘 결속 되어 있는지 확인해 주십시오.
- 기기가 연결되어 있는 콘센트의 차단기가 켜져 있는지 확인해 주십시오.
- 모든 조치를 했음에도 정상 작동하지 않으면 당사 A/S부로 연락해 주십시오


3.2.2 기기의 Circuit Breaker가 계속 단락 되는 경우

- 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

3.2.3 온도 제어가 되지 않는 경우


- Auto Tuning을 실행해 주십시오.
- 모든 조치 했음에도 정상 작동하지 않으면 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

3.2.4 에러메시지

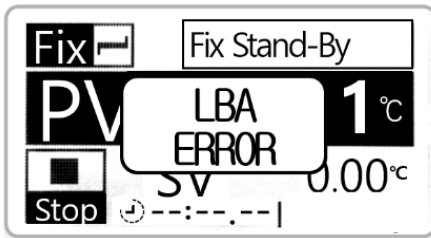


〈LBA; 제어루틴단선경보〉

메시지가 나타나면 당사 A/S부로 연락해 주십시오.

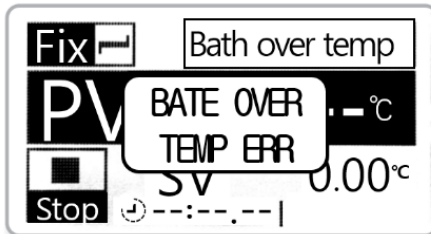

〈Over Temp. Error〉

기기의 사용 온도 범위보다 과온이 되었을 경우 발생합니다.
기기를 정지시키고, 온도가 떨어질 때까지 기다리십시오.
온도가 떨어진 후 Mode Key를 누르면 정상상태로 돌아옵니다.

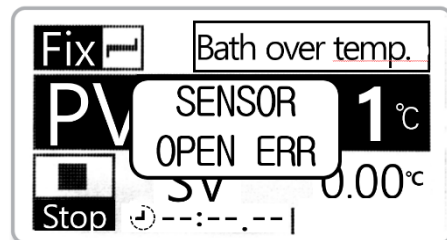

〈Sensor Open Error〉

센서에 이상이 있을 때 발생합니다.
외부센서 모드 사용 시, 결속여부를 확인해 주십시오.
외부센서 모드를 사용하지 않을 시, 모드 설정을 확인해 주십시오.



- A/S가 발생할 경우 당사 A/S부 or 구입처에 연락하여 수리 받아야 합니다. 임의적으로 기기를 분해하거나 부품을 교체하시면 수리가 불가 할 수도 있습니다.
- 정상적인 한계를 벗어난 고장은 A/S 처리가 불가합니다.

3.3 제품 A/S

3.3.1 무상 보증기간

무상 보증 기간은 구입 연월일로부터 1년입니다. 1년이 지난 후에는 무상 보증 수리 서비스를 받으실 수 없으며, 수리 비용이나 부품 교체 비용을 지불해야 합니다.

무상 보증 기간 내에는 (주)엘케이랩코리아 A/S부나 구입하신 영업점에서 A/S 서비스를 받으실 수 있습니다.

3.3.2 무상 보증을 받을 수 없는 경우

화재나 침수 등으로 인한 고장이나 사용시 부주의로 인한 오염, 정격 전원을 사용하지 않은 경우, 비 정상적인 상황에서의 기기 사용, 작동 미숙이나 오용으로 인한 고장은 무상 보증을 받을 수 없는 요인입니다

3.3.3 A/S 받는 방법

우선 당사 A/S부나 구매한 영업점에 연락을 하시고, A/S 받을 제품의 자세한 증상과 함께 연락처를 동봉하여 보내주시기 바랍니다

A/S 접수 후 견적을 먼저 보내 드립니다. 견적 검토 후 제품 수리 의사를 결정하시기 바랍니다

견적 제출 후 2주 이내에 연락이 없는 경우 수리 제품은 반송되니 참고하시기 바랍니다.

(주)엘케이랩코리아 A/S부: 031-572-4952

4. Specification

Cat. No.	Model	Capacity	Type
B04-811-249	LO-BG160	2 L	PID Control
B04-811-259	LO-BG200	4.5 L	

Cat. No.		B04-811-249	B04-811-259
Model		LO-BG160	LO-BG200
Capacity		2.0 L	4.5 L
Controller	Control	PID Control, Auto-tuning	
	Display	GLCD (Graphic LCD)	
	Resolution	0.01 °C	
	Timer	Wait on/off or Run Start (99 hr 59 min 59 sec)	
Temperature (at 100 °C)	Range	Ambient +5 to +250 °C	
	Accuracy	±0.3 °C	
	Uniformity	±0.85 °C	±1.52 °C
Electric Supply	Power	1 Phase, 220 VAC, 50/60 Hz	
	Max Consumption	450 W (2.1 A)	550 W (2.5 A)
	Power Line	Standard Plug	
Safety		Over Temp. & Current Protection, Automatic Fault Sensing System	

생산물배상책임보험 증권

증권 번호	P151400668
계약자	(주)엘케이랩코리아
주소	[136-075] 서울특별시 성북구 계문사길 57 - 3(안암동5가)
피보험자	(주)엘케이랩코리아
주소	[136-075] 서울특별시 성북구 계문사길 57 - 3(안암동5가)
가입기간	2014년 04월 10일 00:00 ~ 2015년 04월 09일 24:00 (증권발행지의 표준시 기준)

[계약일반사항]

제품종류(명)	각종실험기기		
소급담보일	2014년 04월 10일		
재판관할지역	대한민국	미출액	₩ 2,662,000,000

[가입조건]

[생산물배상책임]

대인, 대물 불발 연간 총 보상한도: ₩ 100,000,000
 대인, 대물 불발 1정구당 보상한도: ₩ 100,000,000
 자기부담금: ₩ 1,000,000

[사용약관]

생산물배상책임(PL)단체보험 공제약관
 생산물배상책임보험(PL) 보험약관 - 피보험구거론
 납과인식오류 부담보 추가약관
 품질지하부담보험약관
 화재위험부담보험약관

[보험료 납입] 일시납

총 보험료: ₩ 1,827,000
 납입보험료: ₩ 1,827,000 (2014년04월09일)

이 보험은 연기 환급금이 없는 소멸성 상품입니다.

문의 연락처 : 중소기업중앙회
 손해공제부 (www.plkorea.com)

전화번호 : 1666 - 9988
 팩스번호 : (0502) 397-0200

2014년 04월 09일
 중소기업중앙회
 회장 김기문



경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원로 77-9

사무동 [Tel] 031-573-4952 [Fax] 031-527-4958

전시장 [Tel] 02-2272-4952 [Fax] 02-2274-4958

장비동 Tel. 031-571-4958

물류동 Tel. 031-574-4958

Digital Glass Oil Bath User Guide

디지털 유리 오일 배스 사용자 설명서

경기도 남양주시 퇴계원면 퇴계원로 77-9

Tel. 031-573-4952

Fax. 031-527-4958

전시장 [Tel] 02-2272-4952, [Fax] 02-2274-4958